

	ETÜV KULLANMA TALİMATI	Doküman No	BİY.TL.09
		Yayın Tarihi	01.07.2009
		Rev. No	00
		Rev. Tarihi	
		Sayfa No	1 / 1

Hazırlayan	İnceleyen	Onaylayan
Laboratuvar Sorumlusu	Kalite Yönetim Direktörü	Başhekim

1.AMAÇ:

Etüv kullanım prensiplerini belirlemek.

2.KAPSAM:

Etüv kullanılmasında dikkat edilecek hususları, Laboratuvar sorumlusu ve laboratuvar teknisyenleri, ameliyathane hemşirelerini kapsar.

3.TANIMLAR:

Özel bir tanım yoktur.

4.UYGULAMA**4.1.KULLANILAN CİHAZ VE MALZEMELER:**

Etüv cihazı

4.2.Etüvün fişi prize takılır.

4.3.Açma kapama düğmesinden cihaz açılır

4.4. "F " tuşu ile " I " konumuna gelerek istenilen sıcaklık seçilir.

4.5 "F " tuşu ile " Y " konumuna gelerek süreli veya süresiz çalışma seçilir.

Y:000 süresiz çalışma

Y:001 süreli çalışma

4.6 "F " tuşu ile " a " konumuna gelerek istenilen çalışma süresi girilir.

4.7 "F " tuşu ile " p " konumuna gelerek start verilir.

4.8 "F " tuşu ile " n " konumuna gelerek çalışma esnasında geçen süre izlenebilir.

4.9.İşlem bittiğinde P:000 yapılarak stop konumuna getirilir.

5.İLGİLİ KAYITLAR:

İlgili bir kayıt yoktur